
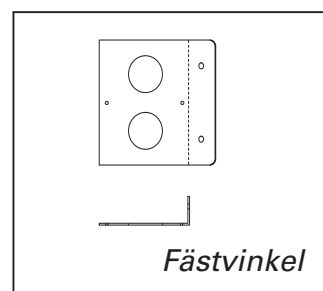
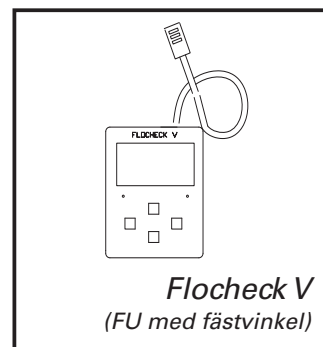


Flocheck V – Dragskåpsvakt

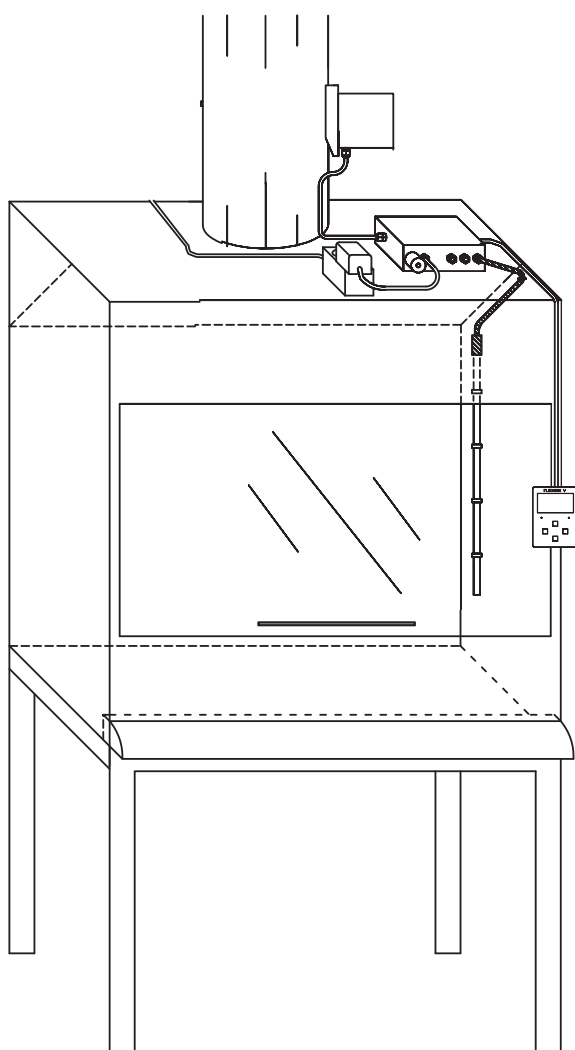

Dragskåpsvakt Flocheck V och dragskåpsregulator FCC installerade på ett dragskåp.

Montage

Denna anvisning vägleder vid montage av Flocheck V på dragskåp.

1. Avgör lämplig arbetshöjd från golvet där panelen ska monteras. Notera: Avstånd från Flocheck V till ansluten regulator får inte överstiga längden på nätverkskabeln (normalt 2,8 meter).
2. Flocheck V med monterad fästvinkel skruvas fast med montageskruv som illustration M1 anger. (Centrumavstånd mellan skruvhål i fästvinkeln är 56 mm)
3. Anslut kablaget från Flocheck V till dragskåps regulatorns anslutning för nätverkskabel.

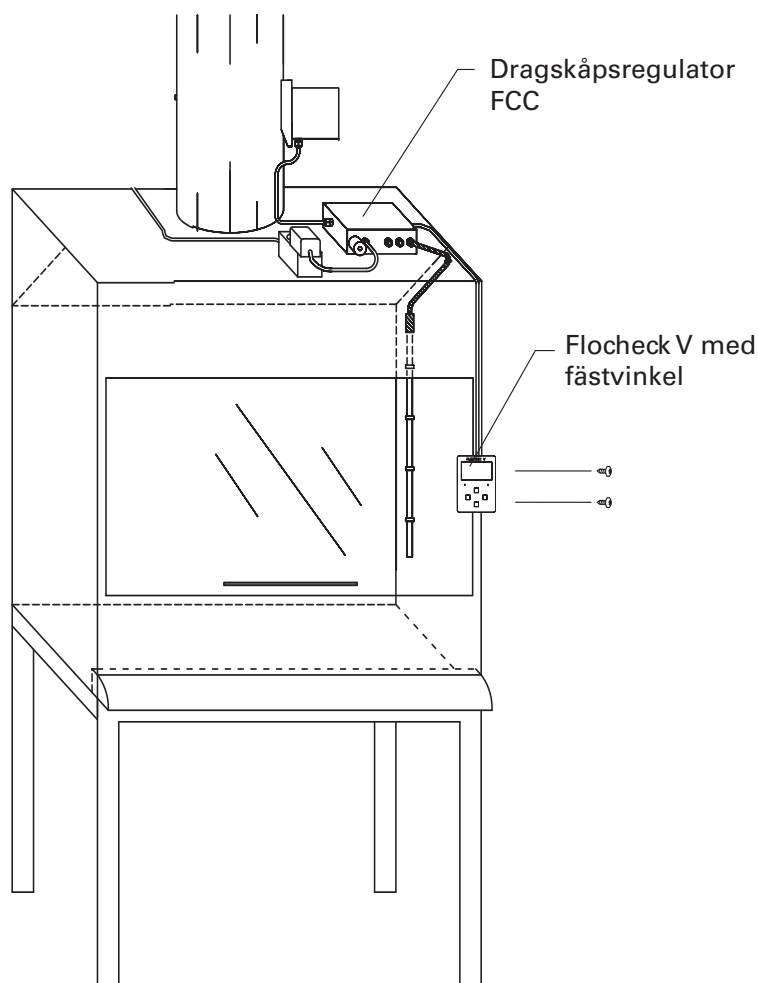


Illustration M1. Fästvinkeln på Flocheck V fästs på dragskåpet med två montageskravar.

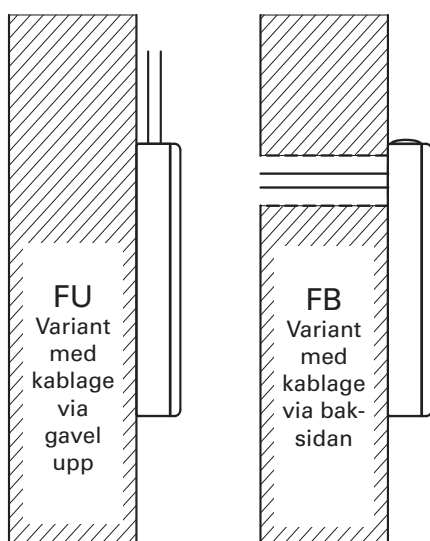


Illustration M3. Flocheck V kan beställas som antingen variant FU med anslutning av nätverkskabeln på gaveln/ovansidan eller som variant FB med anslutning för kablaget på baksidan. Variant FU kan beställas med eller utan montagevinkel för montage på kanten av skåpet eller på annan skåpprofil. Vid montage direkt på vägg eller panel med genomgående kabel används variant FB. Infästningen i vägg görs genom skruvhål i bottenkåpan på Flocheck V med centrumavstånd 60 mm.

Inkoppling

Anslut kablaget från Flocheck V till modularjacket på dragskåpsregulatorn FCC. Se Illustration 11.

Not1: Kablaget till Flocheck V

Nätverkskabeln ska vara skärmad av typen Cat 5e FTP (Foiled Twisted Pair) eller Cat6 STP (Shielded Twisted Pair).

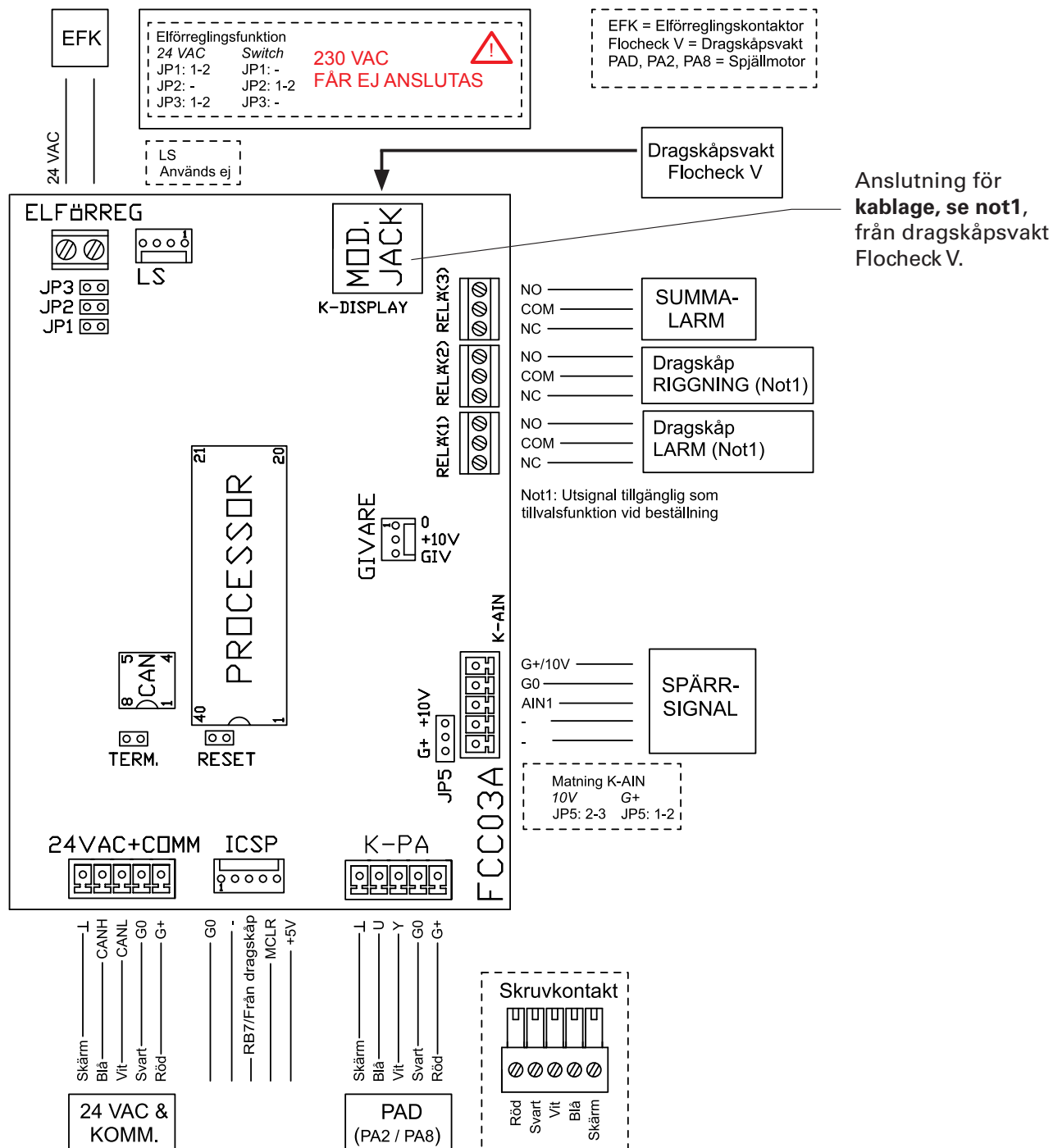


Illustration 11. Yttre förbindningsschema för FCC.

Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.